

Instrukcja użytkowania

Destylarka do wody – 4 litry

**Opis:**

Łatwa w obsłudze destylarka z systemem chłodzenia powietrzem nie potrzebuje podłączenia do zewnętrznego źródła wody. Posiada wbudowany 4 litrowy zbiornik na wodę, destylowany roztwór gromadzony jest w osobnym plastikowym zbiorniku znajdującym się w wyposażeniu urządzenia.

Urządzenie rewelacyjnie sprawdza się m. in. w gabinecie lekarskim lub kosmetycznym zapewniając stałe dostawy wody do autoklawu, unitu stomatologicznego lub innych urządzeń.

Instrukcja czyszczenia destylarki:

1. Wyłącz destylarkę i poczekaj, aż ostygnie.
2. Otwórz pokrywę i usuń pozostałości wody z komory destylacyjnej.
3. Rozbierz destylarkę, aby mieć dostęp do wszystkich jej części.
4. Zanurz wszystkie części, które nie są elektryczne lub nie mają elementów grzewczych, w gorącej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.
5. Dokładnie wymyj każdą część, szczególnie te, które miały bezpośredni kontakt z wodą, używając gąbki lub miękkiej szmatki.
6. Jeśli masz wątpliwości co do skuteczności czyszczenia, możesz użyć specjalistycznego środka do czyszczenia destylarki. Upewnij się jednak, że jest on przeznaczony do czyszczenia urządzeń medycznych.
7. Po dokładnym wyczyszczeniu części, spłucz je w czystej wodzie i pozostaw do wyschnięcia.
8. Przywróć części destylarki do pierwotnej konfiguracji i ponownie ją zamontuj.
9. Uruchoom destylarkę przez kilka minut, aby usunąć resztki wody i detergentu.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.
Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź
NIP: 527-277-46-98
Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu